

Mnova5.1.1 インストール方法

本マニュアルの画面は Windows 用のものです。他の OS の場合画面などが多少異なる場合がありますので適時よみかえてください。

1. インストール CD

Mnova インストール CD には以下の OS 用のインストールファイルが格納されています。

WindowsXP、Vista	MestReNova-5.X.X-XXXX-Win-Setup.exe
Mac OS 10.3 以降	MNova-5.X.X-XXXX.dmg
FedoraCore6 Linux	MestReNova-5.X.X-XXXX.i386.fc6.rpm
RedHat Enterprise4.0 Linux	MestReNova-5.X.X-XXXX.i386.rhel4.rpm

X の部分はバージョン、ビルドに対応した数字です。

<http://www.mestrec.com/> の Download ページから最新版または他の OS のインストールファイルをダウンロードすることもできます。

2. インストール方法

・ Windows

MestReNova-5.X.X-XXXX-Win-Setup.exe ファイルをダブルクリックして、画面の指示にしたがってください。

・ Mac OS X

MNova-5.X.X-XXXX.dmg ファイルを、ダブルクリックし MNova-5.X.X-XXXX イメージをマウントした後、アプリケーションフォルダーへコピーしてください。

・ Linux

su コマンドで root にまたは root ユーザでログインして作業してください。

ターミナル(シェル)を起動し、ユーザインストール CD のインストールファイルのあるディレクトリ(/mnt/cdrom など)に移動、または適当なディレクトリに MestReNova-5.X.X-XXXX.i386.Linux.rpm(X はバージョンビルド数字、Linux は対応ディストリビューション名)ファイルをコピーし、ターミナルから

```
rpm ivh MestReNova-5.X.X-XXXX.i386.Linux.rpm (リターン)
```

とコマンド入力してください。(インストール先 /usr/local/share/MestReNova)

3. ライセンスの取得

Mnova のライセンスファイルを取得するために PC に固有の HOST ID 情報が必要となります。

Mnova を起動するとロゴウィンドウが表示された後、Licence Validation Error ウィンドウ(ライセンスファイルがないというウィンドウ 図1)が表示されます。

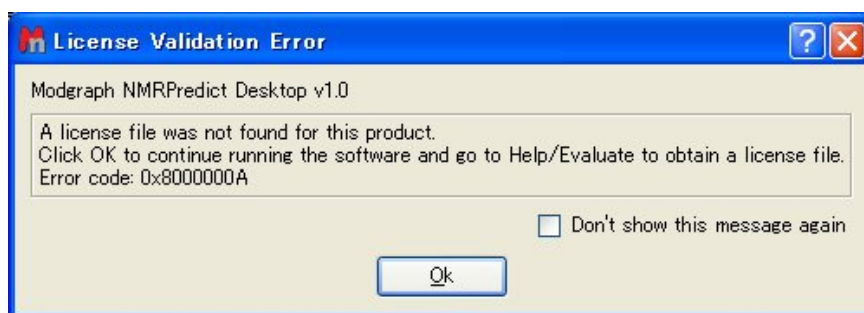


図 1

「OK」ボタンをクリックして、再度同様のウィンドウが表示されますので、もう一度「OK」ボタンをクリックしてください。(ライセンスファイルがない場合毎回表示されますので、NMRPredict を購入しない場合右、下「Don't show this message again」のチェックボタンをチェックしてから、「OK」ボタンをクリックしてください)

Registration Wizard ウィンドウ(図2)が表示されますので、「NO」ボタンをクリックしてキャンセルしてください。

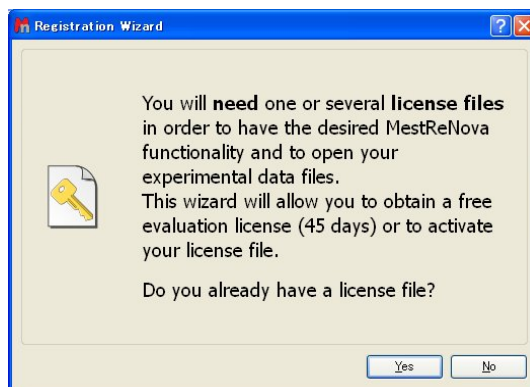


図 2

次の「Registration Wizard」ウィンドウ(図3)が表示されます。この画面でインターネット経由で MestreLab 社から直接ライセンスを購入する方法で、HOST ID を取得することもできますが、割愛します。画面上部の「×」ボタンをクリックしてキャンセルしてください。

「×」をクリックして
キャンセル

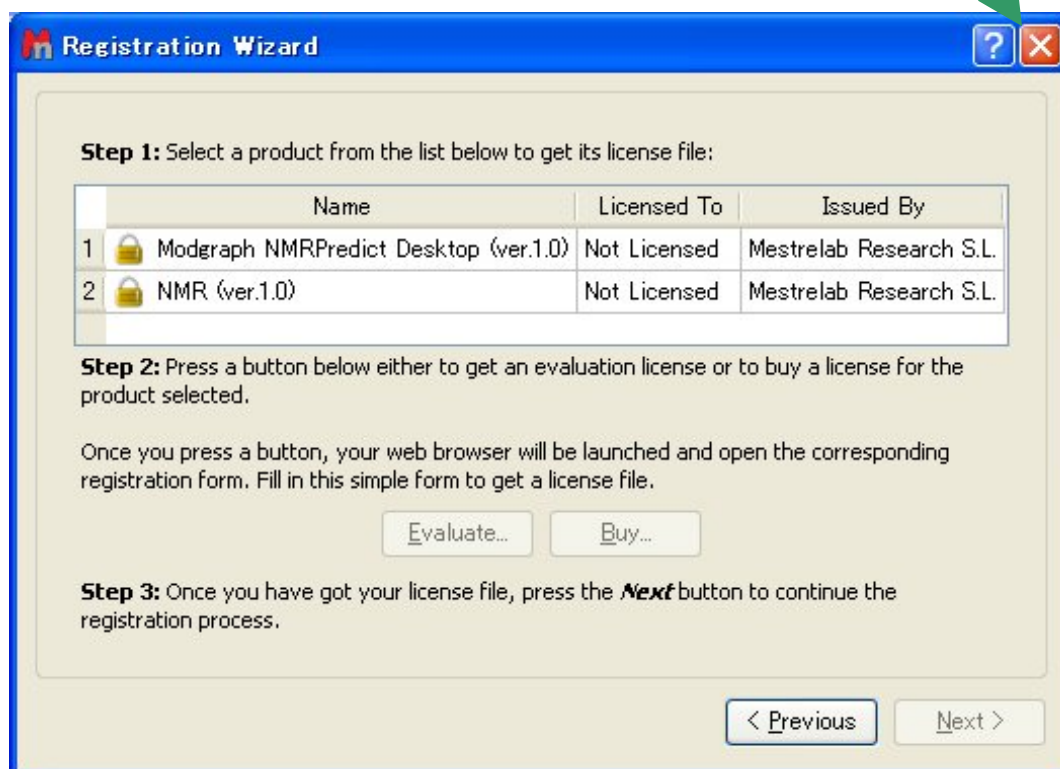


図 3

Mnova(MestReNova)のメインウィンドウに戻って、上部メニューの「Help」を選択して、プルダウンメニューから「Licence Manager」を選択してください(図4)。

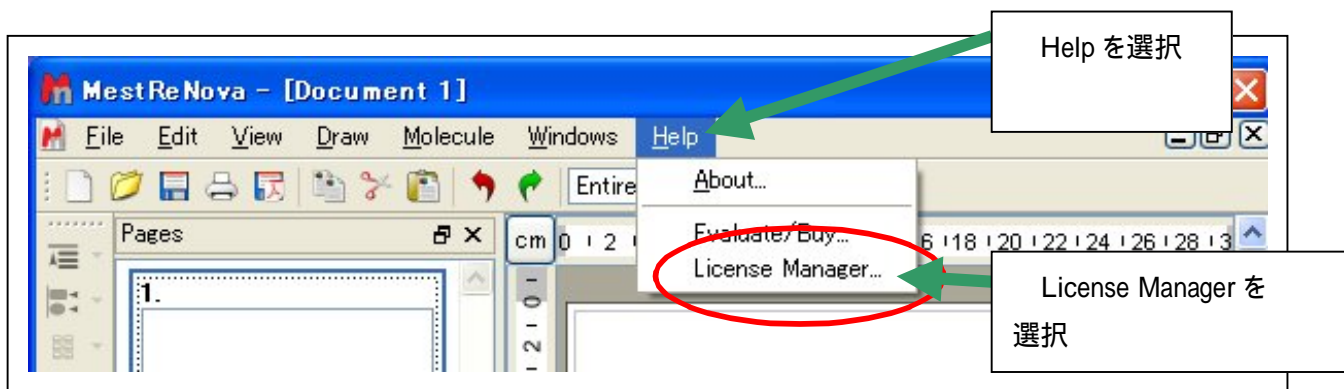


図4

「Licence Manger」ウィンドウが開きます。(図5)

メニュー上部の HOST ID 部をテキスト選択してコピーし、「Mnova ライセンス申請」という件名で、製品名 (Mnova 単体、または NMRPredict プラグインを含む) OS、ライセンス形態 (永久 or 年間)、使用者情報 (可能なら英文で) 氏名、所属、連絡先 (住所、電話番号、メールアドレス)、ファイル送付方法 (電子メール添付または CD-R) の情報とともに support@las.jp 宛にメールを送付していただくか、03-5807-4050 まで FAX してください。

トライアル (評価版) 申請の場合はその旨ご連絡ください。

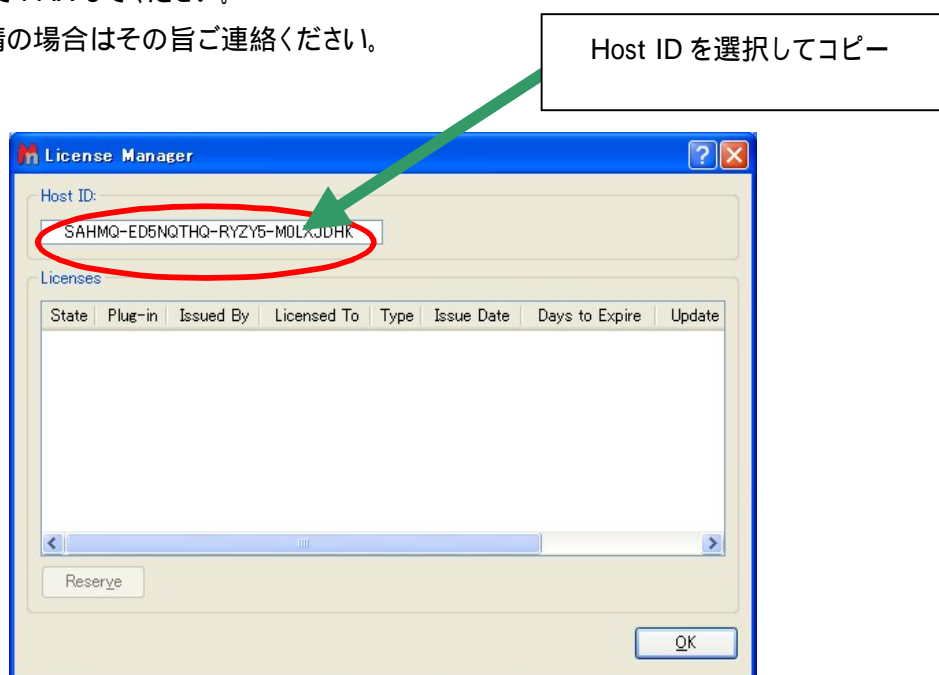


図5

4. ライセンスファイルのインストール

メールまたは CD で送付されてきた、ライセンスファイル XXX_NMR.lic または、XXX_NMRPredict.lic(XXX は所有者の名前、所属などになっています)を Mnova をインストールした PC にコピーします。任意のフォルダ(ディレクトリ)で構いません(Windows では C:¥Program Files¥Mestrelab Research S.L¥MestReNova¥licenses フォルダにコピーすれば起動時に自動的に認識します)。

ライセンスの取得時と同様に、Mnova を起動し、Licence Validation Error ウィンドウ(図 1)をキャンセルして、Registration Wizard ウィンドウ(図 2)で「Yes」ボタンをクリックします。

次の Registration Wizard ウィンドウ(図 6)に切り替わりますので、Step 1 のリストから「NMR(ver.1.0)」を(NMRPredict プラグインの場合「Modgraph NMRPredict Desktop」を)選択してください。

次に Step 2 の「Buy...」ボタン(評価版の場合は「Evaluate...」ボタン)をクリックしてください。インターネットブラウザが起動しますがキャンセルしてください。下部 Step 3 の「Next >」ボタンがクリック可能となりますので、クリックしてください。

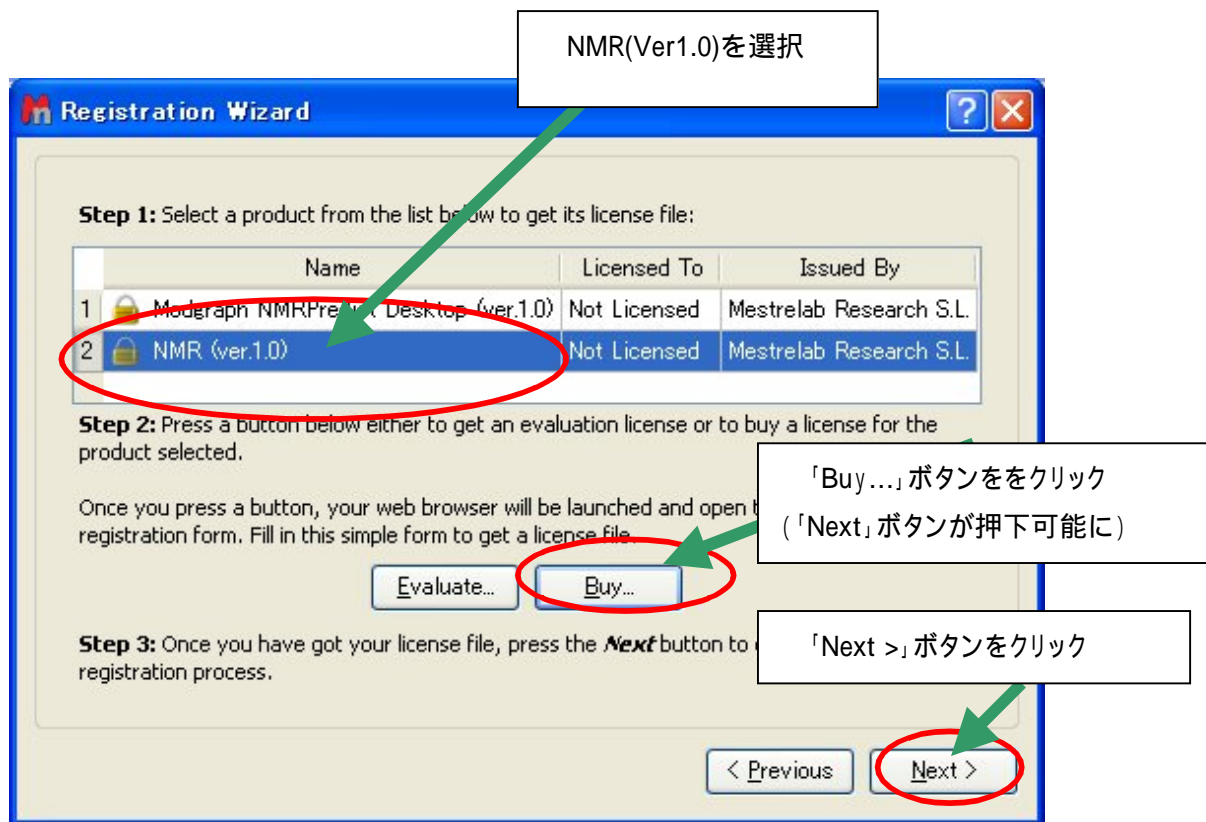


図 6

次の Registration Wizard ウィンドウ (図7) に切り替わりますので、「Activate...」ボタンをクリックしてください。

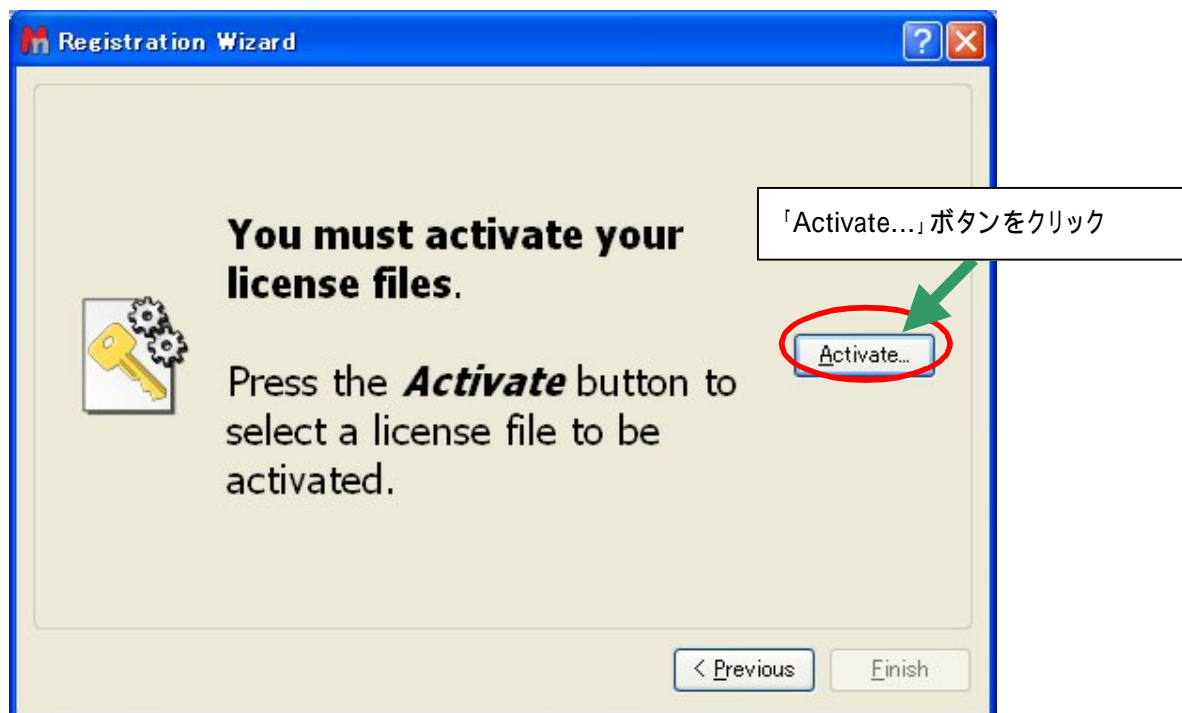


図7

「SpecifyLicence File」ウィンドウが開きます(下図)

ライセンスファイルを保存したディレクトリに移動し、ライセンスファイルを選択して、「開く」ボタン(OSの種類と言語により異なります)をクリックして下さい。

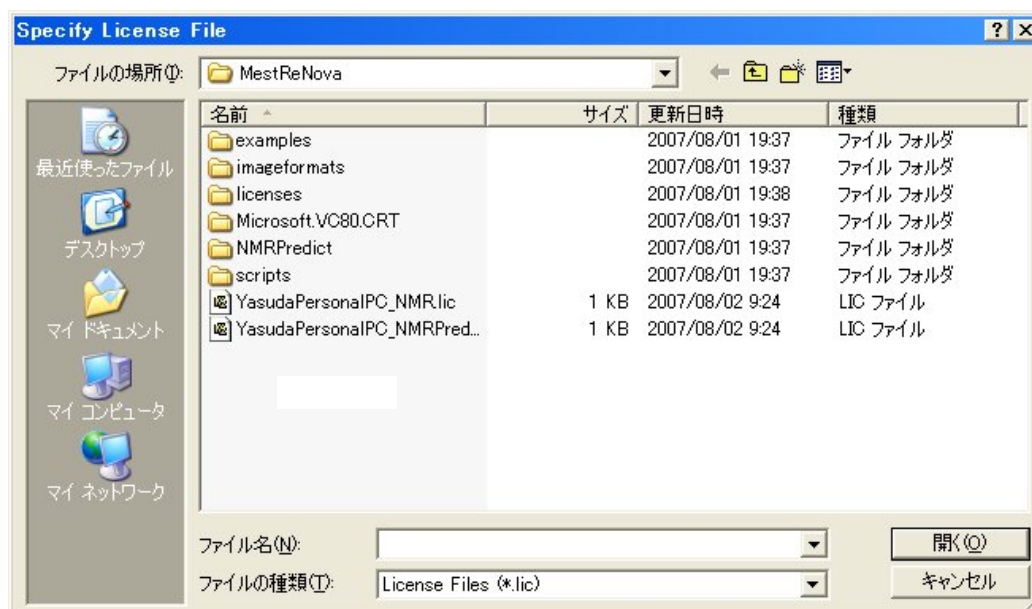


図 8

ライセンス認証に成功した旨のウィンドウが表示されますので、Mnova を終了して再起動して下さい。

操作が完了すれば、メニュー「Help」の「Licence Manager」で Activated Licence 欄にライセンス情報が表示されます。

お問い合わせ

株式会社エルエイシステムズ

support@las.jp

〒110-0005 東京都台東区上野 1-11-5 時計会館ビル 1F

TEL:03-5812-5311

FAX:03-5807-4050

担当:安田